

FOTOVĚCI

Uživatelský manuál: Digitální mikroskop G1200.

Obsah balení

1. Digitální mikroskop G1200
2. Stojan
3. USB kabel
4. Uživatelský manuál

Parametry produktu

- Zvětšení: 1x - 1200x
- Rozlišení obrazu: do 12 MP
- Napájení: přes USB

Základní funkce a obsluha

1. **Připojení mikroskopu:** Připojte mikroskop k počítači pomocí dodaného USB kabelu. Ujistěte se, že je vaše zařízení zapnuto.
2. **Zapnutí mikroskopu:** Stiskněte tlačítko "Power" na mikroskopu.
3. **Nastavení zvětšení:** Otočte kolečkem na mikroskopu pro nastavení požadovaného zvětšení. Mikroskop má možnost zvětšení od 1x do 1200x.
4. **Zaostření:** Pro ostrý obraz otočte zaostřovacím kolečkem.
5. **Zachycení snímku:** Stiskněte tlačítko "Capture" na mikroskopu nebo v software na počítači.
6. **Nastavení osvětlení:** Mikroskop je vybaven LED osvětlením, jehož intenzitu můžete upravovat pomocí tlačítek "+" a "-".
7. **Přehled snímků:** Snímky uložené na počítači lze prohlížet v dodaném softwaru.

Údržba a čištění:

- Uchovávejte mikroskop v suchém a chladném prostředí mimo přímé sluneční světlo.
- K čištění používejte měkký hadřík bez použití agresivních čisticích prostředků.

Bezpečnostní upozornění:

- Nekladte mikroskop na nestabilní povrchy.
- Nepoužívejte mikroskop v místech s vysokou vlhkostí nebo v blízkosti vody.